



Instructions
Gebrauchsanleitung
Instrucciones
Instruzione

FLEXI TESTER

FTS3050

Silica LR
(0 - 5 mg/l)



WATER TESTING
MADE IN GERMANY

Reagents
Reagenzien
Réactifs
Reactivos
Reagenti




FTS3050

FW25Si1
Silica N° 1

FW25Si2
Silica N° 2

PPPSi3
Silica N° 3

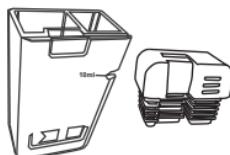

WATER TESTING
MADE IN GERMANY

GB

CAUTION!

Reagents for water analysis only. Do not swallow. Keep away from children. Store in a cool and dry place. Clean tester properly before testing. Do not touch the tablets with your fingers. Protect from frost. Protect the parameter stick from moisture. Very high chlorine levels will bleach out DPD reagents and lead to a colorless solution! RAPID tablets leave a white residue on the bottom of the tester. This is normal and does not interfere with the measurement.

F

Attention!

Les pastilles sont exclusivement destinées aux analyses chimiques. Ne pas avaler. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec. Bien rincer le testeur avant chaque analyse. Ne touchez pas les comprimés avec vos doigts. Protéger du gel. Protégez le bâton de graduation de couleur, de l'humidité. Un taux de chlore très élevé décolorera les réactifs DPD et conduira à une solution incolore! Les comprimés RAPID laissent un résidu blanc sur le fond du testeur. Ceci est normal et n'interfère pas avec la mesure.

E

iAtención!

Pastillas para el análisis de aguas, solamente para análisis químicos. No para tomar. No debe llegar a las manos de niños. Consérvese en lugar fresco y seco. Limpiar el aparato antes de usar. No toque las tabletas con los dedos. Proteger de las heladas. Proteja el parameteystick de la humedad. Los niveles de cloro muy elevados blanquearán los reactivos DPD y darán lugar a una solución incolora. Las pastillas RAPID dejan un residuo blanco en el fondo del probador. Esto es normal y no interfiere con la medición.

D

Attenzione!

Reagenti unicamente per analisi acqua. Non inghiottire. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Mantenere in luogo asciutto e fresco. Dopo l'utilizzo pulire ed asciugare accuratamente il testeur. Non toccare la pastiglia con le dita. Proteggere dal gelo. Proteggere il parameterstick dall'umidità. Livelli di cloro molto alti sbiancano i reagenti DPD e portano a una soluzione incolore! Le pastiglie RAPID lasciano un residuo bianco sul fondo del testeur. Questo è normale e non interfiere con la misurazione.

DE

Achtung!

Reagenzien nur für chemische Analysen! Nicht einnehmen! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Kühlt und trocken lagern! Vor Frost schützen. Den Parameterstick vor Feuchtigkeit schützen. Sehr hohe Chlorwerte bleichen DPD-Reagenzien aus und führen zu einer farblosen Lösung! RAPID-Tabletten hinterlassen einen weißen Rückstand auf dem Boden des Testgeräts. Dies ist normal und beeinträchtigt die Messung nicht.

IT



